

FICHE : Réactifs utilisables en S.V.T

Réactifs	Substrats testés avec le réactif	Réactions observées en présence du substrat
Acide nitrique	Protides (gluten)	Coloration jaune.
Bandelette test	Glucose	Voir emballage.
Eau de chaux	Dioxyde de carbone	Trouble ou précipité blanc.
Eau iodée (Lugol)	Amidon	Coloration violette. La coloration violette est parfois si intense qu'on peut la confondre avec du noir.
Liquueur de Fehling	Glucose	Précipité rouge brique. Il faut avoir chauffé le mélange testé.
Liquide de Lugol (eau iodée)	Amidon	Coloration violette. La coloration violette est parfois si intense qu'on peut la confondre avec du noir.
Nitrate d'argent	sels minéraux (ions)	Précipité blanc.
Papier	Lipides	Traces grasses sur le papier.



Photos © JEULIN